

Spin Coater 使用操作說明:

1. 本機共分 2 個 TIMER 控制時間
 - a. 第 1 個 STEP 1 旋轉時間
 - b. 第 2 個 STEP 2 旋轉時間 (開機前請將時間設定好)
2. 首先開啟電源開關 (POWER)
3. 將晶片置放於適當的吸盤上 (請依晶片大小選擇適當的吸盤大小)
4. 次開啟真空幫浦開關 (PUMP) 真空幫浦開始啟動 (請查看真空表 40-60) 此開關與電源開關為連鎖動作, 如不開啟機器無法運作
5. 再按啟動開關 (START) 則 TIMER 依序計時, 時間在面板 TIMER 顯示, 轉速在面板 RPM 錶上顯示
6. 轉速由面板上自藕變壓器控制, 可分為 STEP 1, STEP 2 兩段各自控制轉速
7. 待計時及轉速停止後, 關掉(PUMP)開關, 取出晶片即完成
8. 關閉 (POWER) 開關 (可再依先前操作順序重新操作)

注意事項

1. 打開 (PUMP) 開關後請注意真空錶上是否有真空
2. 轉動途中請勿任意關閉電源
3. 緊急時可按下緊急開關, 復歸後重新按 (START), 便可繼續未完成流程
4. 真空幫浦電源插入面板後 (PUMP) 插座, 管路接於 (VACUUM) 接頭上
5. 如需接氮氣可接於面板後 (N2) 接頭上

apisc 力丞儀器科技有限公司

Power Assist Instrument Scientific Corp.

電話:(03)375-7588 傳真:(03)375-7088 地址:桃園市經國路9號7樓之1